


# Twister®

## Automatický montovací automat na film

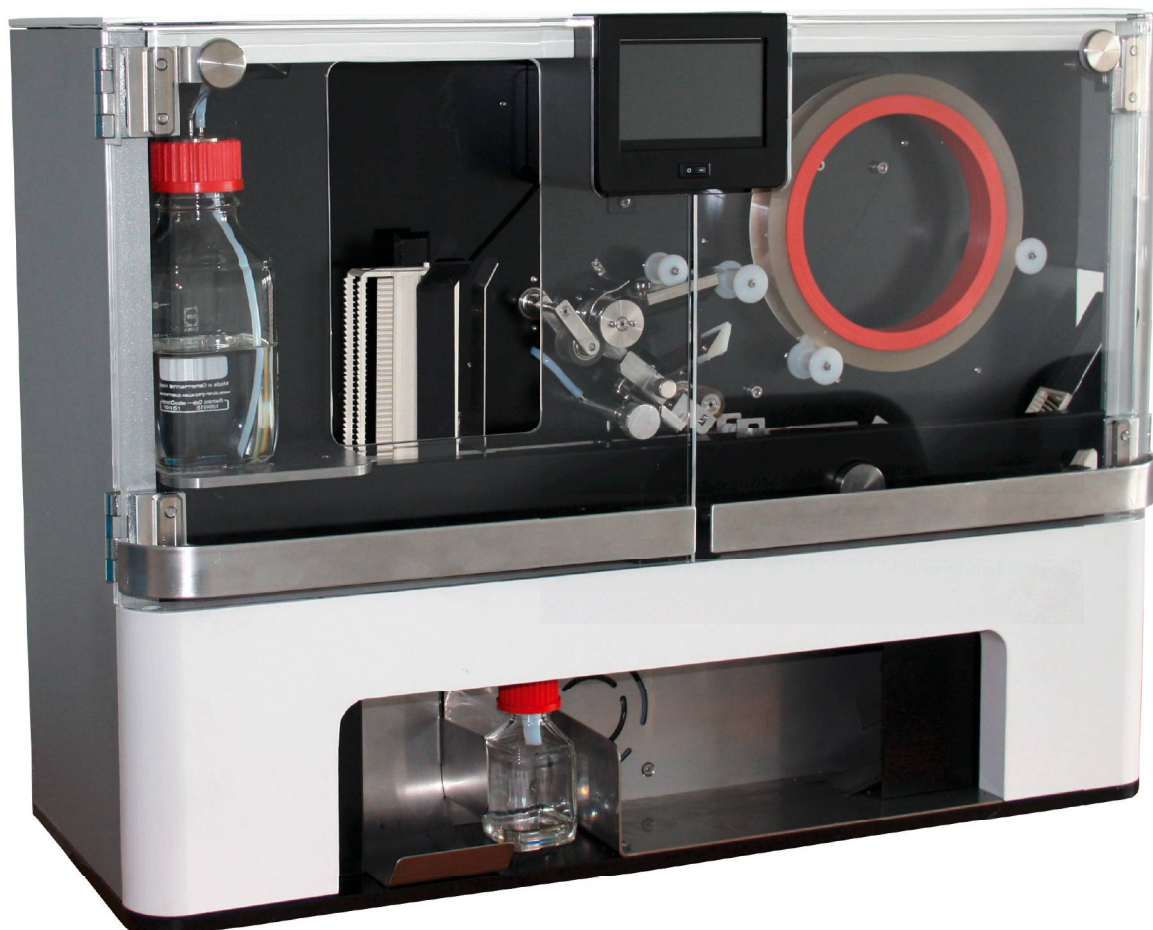

- Snadné nastavení pomocí barevného dotykového displeje
- Až 1,200 skel za hodinu
- Pracuje s koši na 20 i 30 skel
- Integrovaný filtr s aktivním uhlím
- Spolehlivý provoz

Čelní strana přístroje umožňuje díky proskleným panelům plný dohled nad procesem a snadný přístup, např. pro výměnu montovacího filmu a zároveň poskytuje ochranu před vlivy okolního prostředí. Pro snadný přístup do vkládací pozice je určen výřez v čelních dvířkách.

Rychlé a snadné nastavení parametrů (například délka filmu) se nastavuje pomocí barevného dotykového displeje.

**Twister®** umožňuje používání košů na sklíčka s kapacitou 20 a 30 skl. Celkově lze zamontovat 1,200 skl za hodinu. prázdné koše na skla jsou automaticky detekovány a odeslány do výstupního zásobníku.

Potřebné množství xylenu lze individuálně regulovat pomocí šroubku. Přebytečný xylene je shromážděn v lahvičce a lze ho snadno zlikvidovat.

**Twister®** má také integrovaný filtr s aktivním uhlím, který zajišťuje zachytávání toxických výparů a chrání uživatele. Alternativně lze zařízení připojit na externí odsávání.

## Vhodný spotřební materiál:

Pro používání montovacího automatu **Twister®** nabízíme vhodný spotřební materiál. Vše co potřebujete, od mikroskopických skl, až po montovací film, získáte z jednoho zdroje.

Vyžádejte si nabídku ještě dnes!



## Technická data:

Cat. No. 03-5100-00

### Mikroskopická skla

- Kapacita: 20 nebo 30 ks
- Rozměry: 76 x 26 mm
- Tloušťka: 1,0 - 1,2 mm
- Čas montování: cca. 3 s

### Přehled:

- Rozměry (d/š/v): 730 x 310 x 545 mm
- Hmotnost: 65,5 kg
- Napájení: 100 - 240 V

# MEDITE

Cancer Diagnostics

**MEDITE GmbH**

Wollenweberstr. 12

31303 Burgdorf

Germany

Tel. +49 (0) 51 36/88 84-0

Fax +49 (0) 51 36/88 84-55

info@medite.de

www.medite.de

Subject to change without prior notice. Pictures and colours may vary.

Distributor:

**8bamed8**  
www.bamed.cz

**Česká republika:**  
bamed s.r.o.  
Litvinovice 32  
370 01 Litvinovice (ČB)  
tel.: 386 351 974  
tel.: 777 774 560  
info@bamed.cz

**Slovensko:**  
BD BAMED s.r.o.  
1. mája 5470/46  
901 01 Malacky  
tel.: 034 774 2123  
tel.: 0905 289 183  
info@bamed.sk